

パロットスパウトの設置

パロットスパウトは使用場所により、さまざまな設置方法が考えられると思いますが、一例として、私共では以下の方法で設置しております。



- 1) 1000ml位のビーカーにパロットスパウトを入れて高さを調節するために、適当な高さの台の上に置き、パロットスパウトの排水パイプの下には300ml位のビーカーを置きます。
2. 冷却層の蒸留液排水パイプとパロットスパウトを付属のビニールパイプで繋ぎます。
3. パロットスパウトにアルコールメーターを入れておきます。冷却層の蒸留液排出パイプから蒸留液がパロットスパウトを満たすとパロットスパウトの排出口から蒸留液が300mlのビーカーに注がれ、その時点でのアルコール濃度がアルコールメーターで測定できます。